

<SELF> 第144回pH 分析値自己管理会配付試料について

配付試料

1. 目標調製濃度：pH 6.0（10倍希釈後）
2. 添加物質 ：りん酸二水素カリウム濃度(KH_2PO_4) 0.5 mol/L
 水酸化ナトリウム濃度(NaOH) 0.056 mol/L
3. 作業手順 ：
 - ①りん酸二水素カリウム（pH標準液用）：2041 gを蒸留水約20 Lに溶解。
 - ②水酸化ナトリウム（特級）：67.25 gを蒸留水約1 Lに溶解。
 - ③大型容器に上記①および②を全量加え攪拌後、蒸留水を添加し全体を約30 Lとした。